



UED-Group

Производство лабораторного оборудования

Паспорт
Инструкция по эксплуатации
Гарантийные обязательства

Верхнеприводные мешалки

Торговое наименование UED-5, UED-10, UED-20, UED-5T, UED-10T, UED-20T

Заводская маркировка OHS-5, OHS-10, OHS-20, OHS-5T, OHS-10T, OHS-20T

www.ued-lab.ru
Россия, Санкт-Петербург
Конт. тел.:
+7 (812) 642-93-62
Эл. почта: ued@ued-lab.ru

Паспорт

Верхнеприводные мешалки серии OHS – это современное лабораторное оборудование, предназначенное для смешивания и перемешивания жидких и твердых фаз различной вязкости. Механическая часть оборудования состоит из двигателя с последовательным включением, также мешалки могут быть оснащены микрокомпьютером с цифровым дисплеем (опционально), что позволяет продукту иметь характеристики высокой выходной мощности, низкого шума, надежной работы, стабильного регулирования скорости и удобного использования. Такие мешалки подходят для тяжелой промышленности, легкой промышленности, химической промышленности, фармацевтической промышленности, науки и образования и других научно-исследовательских и производственных предприятий.

Меры предосторожности при работе

1. Источник питания должен соответствовать напряжению, требуемому изделием. Должно быть обеспечено качественное заземление сети.

2. Лабораторная цифровая верхнеприводная мешалка должна быть установлена в хорошо вентилируемом помещении, не подверженном сильным вибрациям, воздействию горючих и взрывоопасных веществ.

Особенности работы

- Включение и управление прибором:

а) Соберите прибор согласно изображению ниже, убедитесь при этом что все соединения затянуты, мотор и мешальник не болтаются при работе и установлены соосно.

б) Включите питание прибора, после чего на цифровом дисплее отобразится символ "0000".

в) Вращая ручку управления скоростью вращения мешальника (с надписью PUSH - STOP), установите требуемую вам скорость вращения. Прибору требуется около 15 секунд холостого вращения для того, чтобы выйти на заданную вами скорость вращения мешальника.

- Аварийная остановка:

Для остановки прибора установите нулевую скорость вращения мешальника, после чего прибор остановит свою работу.

- Рекомендации по подключению:

Для работы верхнеприводной мешалки необходимо подключение к источнику питания, имеющего стабильное напряжение во избежание скачков скорости и поломок. Мы не несем ответственности за нарушения работы прибора, вызванные нестабильностью источника питания.

- Рекомендации по работе:

а) В связи с отсутствием системы охлаждения в конструкции верхнеприводной мешалки, непрерывный срок работы не должен превышать одного часа.


б) Для фиксации мешальника в патроне необходимо использовать комплектный ключ (л).

Технические характеристики

Номер модели	UED-5	UED-10	UED-20	UED-5T	UED-10T	UED-20T
Мощность двигателя	60W	100W	200W	60W	100W	200W
Мощность питания	AC220V / 50Hz					
Функция времени	HET			0-999 мин		
Скоростной диапазон	100-1500 об/мин					
Шаг установки скорости	50 об/мин					
Рабочее напряжение	220V 50 Гц					
Диаметр патрона	1.5-10 мм					
Перемешивающий стержень	Ф8×B12 (Поперечная цементация из нержавеющей стали)					
Индикация скорости	Светодиодный дисплей, цифровая регулировка скорости вращения					
Размер контура	Длина × Ширина × Высота: 200×280×660 мм					
Вес	8Kg					

Рекомендуемые профилактические работы:

- необходимо смазывать движущиеся части верхнеприводных мешалок и использовать качественные смазочные материалы – это продлит срок службы подшипников;

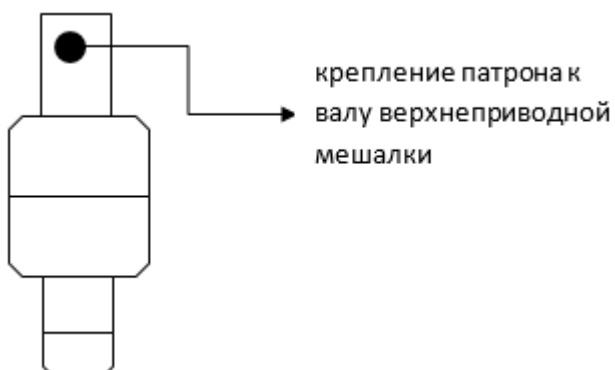

- с помощью шестигранного ключа 3 мм (к) необходимо периодически подкручивать крепления патрона (и);

Комплект поставки

Условное наименование	Наименование	Кол-во	Примечания
а	Двигатель	1	
б	Поперечная мешалка	1	
в	Латунная база	1	С резиновой прокладкой
г	Штатив для фиксации двигателя	1	Крепится к латунной базе (в)
д	Поддержка двигателя	1	
е	Зажим	1	Для крепления поддержки двигателя (д)
ж	Зажим для мензурки	1	
з	Шнур питания	1	
и	Фиксатор патрона	1	Стационарный двигатель
к	Шестигранный ключ 3 мм.	1	
л	Ключ	1	Для крепкой фиксации мешальника в патроне
м	Паспорт	1	

Схематическое изображение типовой верхнеприводной мешалки



Гарантийные обязательства

• Данный прибор произведен по заказу и под контролем ООО «УЕД», страна производства: Китай. ООО «УЕД» гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, определяемого оригиналом товарно-транспортной накладной.

- Гарантийный ремонт и замена деталей и узлов, имеющих брак, производится при предъявлении копии документов, подтверждающих покупку.
- На гарантийное и послегарантийное обслуживание прибор надлежит отправлять в стандартной упаковке, в комплекте с паспортом и оригиналом рекламации. В противном случае, при обнаружении механических повреждений, поставщик оставляет за собой право не принимать претензии.
- Максимальный объем ответственности в самом исключительном случае не превышает конечной стоимости продукта по сопроводительным документам.
- Мы оставляем за собой право по своему собственному усмотрению возместить покупную цену оборудования вместо ремонта и/или замены.
- Мы не несем ответственности за прямые или косвенные убытки любого рода, возникшие, включая в том числе, но не ограничиваясь, невозможность использования изделия либо части его функций, потерю времени, неудобства, упущенную выгоду, стоимость трудозатрат, или другие случайные или косвенные убытки в отношении лиц, бизнеса, или имущества, возникшие в результате нарушения гарантии, небрежности или по какой-либо иной причине.
- Покупатель несет ответственность за определение пригодности и применимости настоящего изделия для конкретных целей или при включении его в качестве детали в системы, которые клиент разрабатывает, производит или продает.

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также обнаружения некомплектности при распаковывании изделия, потребитель должен предъявить рекламационный акт по адресу производителя: ООО «УЕД» 190020, Санкт-Петербург, Бумажная улица, дом 17, офис 418. Телефон 8 (812) 642-93-62, e-mail: ued@ued-lab.ru

Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, предусмотренных эксплуатационной документацией
- при отсутствии документов, подтверждающих покупку изделия у компании ООО «УЕД», либо у её представителя
- самопроизвольного изменения конструкции или внутреннего устройства оборудования
- при нарушении сохранности заводских гарантийных пломб на устройствах оборудования и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам).
- применения запасных частей и материалов, не предусмотренных эксплуатационной документацией.

Гарантия не распространяется:

1. На расходные материалы (условное обозначение б, е, ж, з, к) и уплотнительные элементы.
2. На изделия, использованные не по назначению, эксплуатирующиеся без своевременного обслуживания и контроля.
3. На изделия, вышедшие из строя по причине форс-мажорных обстоятельств или при перевозке.
4. На естественный износ деталей и материалов.
5. На изделия, вращающиеся с нестабильной скоростью и оборотами, возникающими в зависимости от вязкости перемешиваемого вещества.
6. На изделия, подвергнувшиеся любым посторонним вмешательствам в конструкцию.

Условия гарантии не предусматривают:

1. Профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта и консультации. Данные работы оплачиваются и производятся отдельно.
2. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания. Перевозка оборудования в пункт приемки и ремонта и из него производится силами и за счет покупателя.

Адрес пункта приемки оборудования в гарантийный ремонт:

г. Санкт-Петербург, улица Бумажная, дом 17, офис 418.

В случае переезда пункта приемки актуальный адрес размещается на сайте <https://ued-lab.ru> в разделе “Контакты”.

Ответственный за отпуск товара:

(ФИО)

(подпись)

М.П.